

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：四硫磺酸钠亮绿培养基配套试剂

英文名称：Additives for Fluid Tetrathionate Broth

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0050	液体	2×5 支/盒

【产品用途】

含碘液 2mL/支和煌绿 1mL/支，2 支添加于 100mL (023031) 中配成 TTB。

【配方成分】

碘液成分：

配方 (每支)	含量
碘片	0.6g
碘化钾	0.5g
蒸馏水	2mL

煌绿成分：

配方 (每支)	含量
煌绿	1mg
蒸馏水	1mL

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 2、试剂的使用方法：2 支添加于 100mL (023031) 中配成 TTB 在开盖后，未使用完请放回包装盒子内避光保存。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期三年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日