

## 产品说明书 Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：头孢磺啉（MUGal 肉汤配套试剂）

英文名称：Cefsulodin (Additive for MUGal Broth)

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0010	冻干试剂	10 支/盒

### 【产品用途】

每支添加于 100mL (022051) 中配成 MUGal 肉汤。

### 【配方成分】

配方 (每支)	含量
头孢磺啉	0.5mg

### 【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法:每支加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于 100mL (022051) 中配成 MUGal 肉汤。

### 【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 有效期两年。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

### 【说明版本】

2019年5月14日