

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：卵黄亚碲酸钾增菌液

英文名称：Potassium Tellurite Egg-Yolk Reagent

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
029192	液体	25mL/支×6支/盒

【产品用途】

覆盖液体培养基用于厌氧培养。

【配方成分】

配方（每支）	含量
30%卵黄盐水	20.83mL
1%亚碲酸钾溶液	4.17mL

【使用方法】

- 1、西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 2、使用方法：每支添加于475mL Baird-Parker 琼脂基础培养基中。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019年5月14日