

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤

英文名称：Trypticase Soy Polymyxin B Broth

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
CP0423	瓶装成品培养基液体	225mL/瓶

【产品用途】

可广泛应用于细菌的培养，特别用于消毒剂消毒效果的测试、金黄色葡萄球菌的非选择性增菌培养及蜡样芽孢杆菌的多管发酵法测定。

【检验原理】

胰蛋白胨、植物蛋白胨提供氮源、维生素和生长因子；葡萄糖提供碳源；磷酸氢二钾为缓冲剂；氯化钠维持均衡的渗透压；多粘菌素 B 可抑制杂菌的生长。

【配方成分】

配方（每升）	含量
胰蛋白胨	17.0g
植物蛋白胨	3.0g
磷酸氢二钾	2.5g
氯化钠	5.0g
葡萄糖	2.5g
多黏菌素 B	100000UI
蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.3±0.2	

【使用方法】

拆开包装即可使用。

【质量控制】 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤质控，下列质控菌株接种后于细菌 28-32℃ 培养 24h，结果如下

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	蜡样芽孢杆菌 CMCC63303	MYP > 20cfu	肉汤浑浊
	+大肠埃希氏菌 ATCC25922		
	大肠埃希氏菌 ATCC25922	TSA 上 < 200	-

【储存条件与保质期】

2~8℃，避光保存，有效期见产品标签。

【注意事项】

- 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“下载中心”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019 年 11 月 14 日

【参考文献】

GB 4789.14-2014 食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽孢杆菌检验