

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：麦康凯琼脂培养基（平板）

英文名称：Macconkey Agar Plate

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
024076	即用型成品平板	90mm×20 个/盒

【产品用途】

供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。

【检验原理】

蛋白胨、胨提供碳氮源、维生素和生长因子；牛胆盐和结晶紫可抑制革兰氏阳性菌的生长；氯化钠维持均衡的渗透压；琼脂是培养基的凝固剂；乳糖为可发酵的糖类；中性红是 pH 指示剂，细菌发酵乳糖产酸时菌落呈粉红色并在菌落周围出现胆盐沉淀的浑浊圈。

【配方成分】

配方	含量（每升）
胨（蛋白胨）	20.0g
胆盐（牛胆盐）	5.0g
氯化钠	5.0g
琼脂	14.0g
乳糖	10.0g
中性红	0.03g
纯化水/蒸馏水	1000mL
最终 pH 7.2±0.2	

【使用方法】

洁净环境下拆包即可使用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基，35~37℃，24h 结果如下：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	大肠埃希氏菌 ATCC25922	PR≥0.5	粉红或红色菌落，周围有混浊胆盐沉淀圈
	福氏志贺菌 CMCC(B)51572		菌落半透明，无色至粉红色
	鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028		菌落半透明，无色至粉红色
	奇异变形杆菌 CMCC(B)49005		菌落半透明，无色至粉红色
选择性	金黄色葡萄球菌 ATCC6538	G≤1	-

【储存条件与保质期】

2-25℃避光储存，保质期见产品标签。

【注意事项】

- 一次性平板培养基如置于冰箱冷藏保存，需与存放容器冷凝管保持一定距离，以避免冻损坏。产品多次在低温与常温之间变更会引起琼脂的泌水，属于正常现象。使用前应平衡至室温且尽量在无菌干燥箱中预干燥。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2021 年 11 月 1 日

【参考文献】

《中华人民共和国药典》2010 年版
YYT1169-2009 麦康凯琼脂培养基