

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：李氏增菌肉汤 LB2 配套试剂

英文名称：Additives for Listeria Enrichment Broth (LB2)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0110	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

每支添加于 200mL (026040) 中配成 LB2 增菌液。

【配方成分】

配方（每支）	含量
萘啶酮酸	4.0mg
盐酸吡啶黄素	5.0mg

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再每支添加于 200mL (026040) 中配成 LB2 增菌液。

【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日