

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：双料碱性蛋白胨水

英文名称：Double Alkaline Peptone Water

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
C25010D1	袋装即用型成品液体	100mL/袋, 10 袋/盒

【产品用途】

用于嗜碱性细菌特别是弧菌的选择性增菌培养。

【检验原理】

蛋白胨提供碳氮源；氯化钠维持均衡的渗透压；较高的 pH 有利于抑制大肠菌群和其他杂菌的生长，有利于霍乱弧菌的生长。

【配方成分】

配方	含量（每升）
蛋白胨	40.0g
氯化钠	40.0g
蒸馏水	1000mL
最终 pH8.5±0.2	

【使用方法】

拆包即可使用。

【质量控制】

下列质控菌株接种后于 35 ~ 37℃培养 6-8h，观察结果如下表：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	霍乱弧菌 VBO	生长良好	肉汤浑浊
	副溶血性弧菌 ATCC17028		

【储存条件与保质期】

2~25℃，避光保存，有效期见产品标签。

【注意事项】

- 在洁净环境下进行操作，避免培养基被污染。
- 质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>，打开“质检报告”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025 年 8 月 9 日

【参考文献】

SN/T 1022-2010 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准 出口食品中霍乱弧菌检验方法